

Betjeningsvejledning af Styling til Sugeskærm

	<p>[START]</p> <p>Tryk på symbolet "DRIFT".</p>
	<p>[TIMER]</p> <p>Ved tryk på "TIMER" kører udsugningen automatisk i 5 min, selv hvis brugeren ikke har hænderne i skærmen.</p> <p>Efter 5 min. slukker udsugningen.</p>
	<p>[FLOW]</p> <p>"FLOW" angiver med glimlamper: For lavt, Normalt og For højt flow.</p> <p>Under standby lyser alle 3 glimlamper.</p>
	<p>[ALARM]</p> <p>"ALARM" udløses, hvis udsugningen svigter eller er for lavt. Det er muligt at afstille den akustiske alarm, ved at trykke på knappen.</p> <p>Ved alarm må der IKKE arbejdes i skærmen!</p> <p>Kontakt en teknisk ansvarlig.</p>
	<p>[LYS]</p> <p>Ved tryk på knappen "LYS", tændes og slukkes lyset i sugeskærmen.</p>