

Drift og Vedligehold

Sugeskærm / Medisafe

Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's sugeskærme. Den indeholder vigtige informationer om brug, drift, vedligeholdelse og rengøring. Derudover indebærer den væsentlig information vedr. sikkerhed og bør derfor læses grundigt igennem inden produktet tages i brug.

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|--------|
| Produktets opbygning og virke | Side 2 |
| Betjeningsvejledning af Styring til Sugeskærm | Side 3 |
| Funktionsbeskrivelse af PIR-Sensorer | Side 4 |
| Funktionsbeskrivelse af Hæve-/ sænkebord | Side 4 |
| Vedligeholdelse | Side 5 |
| Vedligeholdelse af filter | Side 6 |
| Reparation | Side 6 |
| Garanti | Side 6 |
| Rengøring | Side 7 |



Produktets opbygning og virke

Produktet består af en sugeskærm, der skal bygges sammen med et effektivt udsugningssystem. Sugeskærmen er en mekanisk ventilation, hvis formål er at beskytte brugeren mod farlige stoffer, dampe, bakterier o.l., der forventes at generes i forbindelse med arbejdsprocessen. Sugeskærmen kan fremstilles i enten PETG, PVC eller akryl, hvortil der efter ønske kan tilkøbes udstyr såsom lys, spjæld, filter, PIR-sensorer, sugeskærmsstyring, hæve-/sænkebord, trykvagter og rustfri bundbakker.

VIGTIGT FØR BRUG

I henhold til Arbejdstilsynets krav "AT-Meddelelse nr. 1.1" skal en sugeskærm **ALTID** være tilsluttet med en trykvagt! En trykvagts formål er at give brugerne sikkerhed om ventilations- / udsugningsanlægs driftssituation. Hvis driftsfunktionen ikke er tilstrækkelig, vil trykvagten alarmere ved hjælp af lys og lyd. Kontakt os for mere information vedr. trykvagter.

Bemærk: Hvis du har købt en JRV sugeskærmsstyring til din sugeskærm, er trykvagten ikke nødvendig, da denne er en del af styringens mange funktioner.

Betjeningsvejledning af Styring til Sugeskærm

Ved tilkøb af sugeskærmsstyring

| | |
|--|---|
| | <p>[START]</p> <p>Tryk på symbolet "DRIFT".</p> |
| | <p>[TIMER]</p> <p>Ved tryk på "TIMER" kører udsugningen automatisk i 5 min, selv hvis brugeren ikke har hænderne i skærmen.</p> <p>Efter 5 min. slukker udsugningen.</p> |
| | <p>[FLOW]</p> <p>"FLOW" angiver med glimlamper: For lavt, Normalt og For højt flow.</p> <p>Under standby lyser alle 3 glimlamper.</p> |
| | <p>[ALARM]</p> <p>"ALARM" udløses, hvis udsugningen svigter eller er for lavt. Det er muligt at afstille den akustiske alarm, ved at trykke på knappen.</p> <p><u>Ved alarm må der IKKE arbejdes i skærmen!</u></p> <p>Kontakt en teknisk ansvarlig.</p> |
| | <p>[LYS]</p> <p>Ved tryk på knappen "LYS", tændes og slukkes lyset i sugeskærmen.</p> |

Funktionsbeskrivelse af PIR-Sensorer

Ved tilkøb af PIR-sensorer, spjæld og sugeskærmsstyring

PIR-sensorer i fronten på sugeskærmen reagerer på varmen fra hænderne hos brugeren af sugeskærmen, selv hvis brugeren er iført gummihandsker.

Når brugeren sætter hænderne ind i sugeskærmen starter udsugningen, idet styringen giver et signal til et spjæld/ventilator om at starte for ventilationen. Det øjeblik brugeren er færdig med at arbejde i sugeskærmen, og trækker hænderne ud, giver styringen signal til spjældet/ventilatoren om at stoppe igen. Der er indlagt en lille efterløbstid, der kan justeres mellem 1 - 7 1/2 minut efter ønske. Ønsker man at køre med sugeskærmen uden at hænderne er inde i sugeskærmen, er det muligt ved at trykke på knappen "**TIMER**" (jf. billede fra afsnittet "Betjening af styring til sugeskærm"). Udsugningen vil derefter køre i en periode på 5 minutter.

Funktionsbeskrivelse af Hæve-/ sænkebord

Ved tilkøb af Hæve-/ sænkebord

Ved tilkøb af et hæve-/ sænkebord er sugeskærmen monteret på en rustfri bordplade, hvori der er integreret et betjeningspanel, der gør det muligt at hæve og sænke bordet. Den eleverbare funktion har en vandring på 300 mm i et bordhøjdeinterval på 680-980 mm.



Betjeningspanelet

På panelet er to knapper med pile, der hver især viser om de hæver eller sænker bordet ved tryk.

Vedligeholdelse

Nedenstående bør efterses af en teknisk ansvarlig.

1. årligt eftersyn

JRV anbefaler at sugeskærme efterses minimum én gang årlig. Dette sikrer optimal drift, forlænger skærmens levetid samt reducerer driftsomkostningerne. JRV tilbyder årligt serviceeftersyn af din sugeskærm. Alt efter ønske kan der med fordel udarbejdes en servicekontrakt, så du ikke skal bekymre dig om produktet fungerer optimalt. Kontakt os for yderligere information om JRV's serviceydelse:

Telf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

1 årligt eftersyn indebærer:

Synlig kontrol og efterprøvning af systemet, samt efterspænde diverse dele.

Kontrol af alarm.

Kontrolmåling af luftmængder.

Visuel kontrol af elektrisk installation.


NB: Lokale kundespecifikke krav kan medføre, at der skal udføres sporgasmålinger. Kontakt os for yderligere information.

Vedligeholdelse af filter

Ved tilkøb af filterkasse med filter

Et filters virke er at opfange de mange farlige stoffer, bakterier, dampe og lignende allerede ved kilden. Det anbefales, at der holdes nøje øje med tilsmudsningen, og finde et passende interval eller tilslutte en filtervagt. Kontakt os for yderligere information om filtervagter.

Bemærk: Dog bør filteret udskiftes minimum én gang årligt.

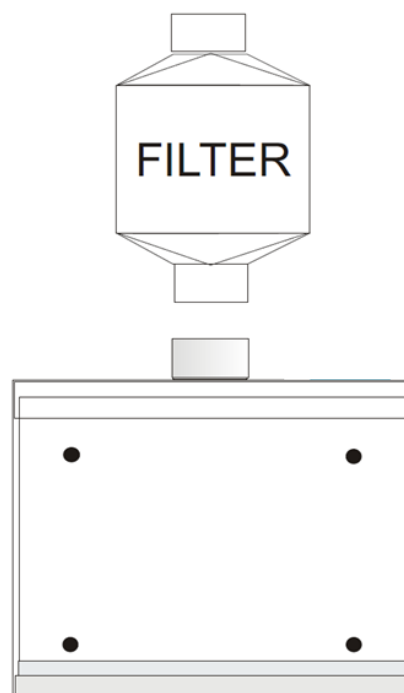

Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted.

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtede hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet.

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsanvisning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet.

Garanti

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbetingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Rengøring

Før ibrugtagelse anbefales at afvaske skærmen med gængse rengøringsmidler.

For at bevare sugeskærmens oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig rengøring.

Sugeskærme udført i:

- **PVC/PETG**

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler eller sprit. Til rengøring anbefales at anvende en blød klud. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Til sugeskærme sælger JRV antistatisk rengøringsmiddel, der holder skærmen fri for statisk ladning og støv over længere tid.

- **Akryl**

Tåler **IKKE** sprit eller spritholdig opløsning. Det anbefales at sugeskærme i akryl **KUN** rengøres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales at anvende en blød klud. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Til sugeskærme sælger JRV antistatisk rengøringsmiddel, der holder skærmen fri for statisk ladning og støv over længere tid.

Rengøring af rustfri stål (Spjæld, top og bundbakke)


Almindelig rengøring med egnet sæbe til rustfri stål. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. Det anbefales at bruge stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. Skulle overfladen få en dybere ridse, kan denne slibes væk, dog skal man være opmærksom på, at dette vil være synligt efterfølgende.

Rengøring af inderskærmen

For at lette rengøringen kan man afmontere inderskærmen, ved at skrue fingerskruerne af (se nedenstående tegning).

Skærmen kan derefter tages ud og aftørres, ligeså kan de indvendige overflader aftørres.

Efter fuldendt rengøring monteres den indvendige skærm med fingerskruerne på ny.

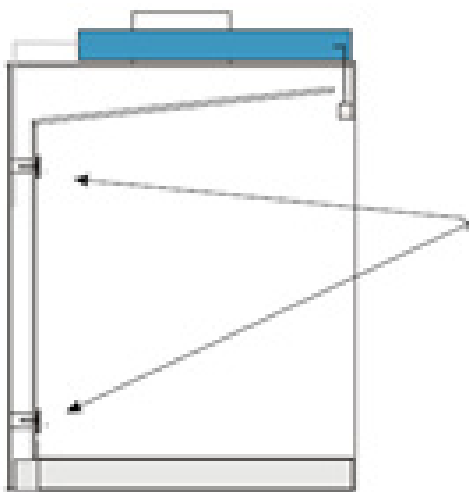

Fingerskruer

Rengøring af rustfri bundbakke (tilkøb)

Bundbakken tømmes for indhold og vaskes med egnet sæbe til rustfri stål. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld altid efter med rent vand og gnid overfladen tør.

Bakken kan trækkes ud af skærmen og topbakken kan løftes op, for at rengøre på bagsiden.

Efter rengøring indsættes bakken på ny.

Advarsler:

- ⚠ Anvend **ALDRIG** skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.
- ⚠ Anvend **ALDRIG** nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. **Brug altid kun skumsvampe eller bløde klude.**

Noter



**HOS OS ER
KUNDEN ALTID
i CENTRUM**

Kontakt os

JRV A/S

Nimbusvej 10

DK-2670 Greve

CVR: 26208742

Tlf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Web: www.jrv.dk

Følg os på [LinkedIn](#)



Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

- Kompetent rådgivning
- Et firma med mere end 40 års erfaring
- Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet
- Nem bestilling
- Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation
- Stort sortiment
- Flexibilitet
- God service
- Produkter af højeste kvalitet
- Leveringssikkerhed
- Skræddersyet løsninger efter dit behov
- Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

Version 2

16.04.2020

